

MY3000 - 6 通用型恒温加热水浴槽

使用说明书



《**混凝沉淀(烧杯)试验方法**》编制单位
武汉市梅宇仪器有限公司

主要参数:

额定电压: AC220V

控温范围: 0 ~ 70℃

控温精度: $\pm 1^{\circ}\text{C}$

额定功率: 600W

使用方法:

1、把恒温水槽放入搅拌器,把装好试验溶液的试验杯放进水槽内,再向水槽内注入适量的水(水位应低于水槽边 15mm 以上),把测温头放进水槽内。

2、把水槽的电源插头插入温度控制器的插孔内,把温度控制器的插头插入电源插座内。

3、设定温度:如需把水浴温度控制在 $50^{\circ}\text{C} \sim 53^{\circ}\text{C}$ 之间,先按“启动温度” ▼▲键,使数字为 50,再按“停止温度” ▼▲键,使数字为 53。

4、此时显示屏中间位置显示水浴“实际温度”,左边为“停止温度”,右边为“启动加热温度”。如实际水温低于“启动温度”,加热器开始加热(绿灯亮),当温度达到“停止温度”时停止加热(红灯亮),如此循环,温度会控制在设定温度范围内。

5、工作完毕后,请拔掉温度控制器的插头。

营 销 部: 武汉市江汉区江汉路 129 号 14 层 12 室

售后地址: 湖北省潜江市园林南路特 8 号(园林南路 68 号) 梅宇大楼

总 经 理: 手机/微信: 18086119440 QQ: 168871229

销售经理: 手机/微信: 13477001630 QQ: 130080406

售后经理: 手机/微信: 13886951593 QQ: 1246820553

公司网址: <http://www.meiyuyiqi.com/>

企业店铺: <https://shop151301648.taobao.com>

电 话: 027-85513593(销售兼传真) 0728-6245593(售后)

免费热线电话: 400-900-8656 (销售)